



青霉素-链霉素溶液 (100×)

产品编号	产品名称	规格
CK0008-100ML	青霉素-链霉素溶液 (100×)	100 mL

产品简介:

青霉素-链霉素溶液(100×) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100×)是专门用于细胞培养的双抗,经过过滤除菌,可以直接添加到细胞培养液内。青霉素-链霉素溶液(100×)中,青霉素的含量为 10 KU/mL,链霉素的含量为 10 mg/mL。本溶液用 0.85%氯化钠配制。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100 U/mL,链霉素的工作浓度为 0.1 mg/mL,即按照 100 倍稀释使用即可。

使用说明:

- 1.在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素-链霉素溶液(100×),比如按照每 500 mL 细胞培养液添加 5 mL 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×),混匀即可使用。
- 2.配制细胞培养液时加入青霉素-链霉素溶液(100×),然后再过滤除菌。配制细胞培养液时按照 每配制 1 L 细胞培养液加入 10 mL 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×),配制完成后过滤除菌即可 使用。

注意事项:

- 1.尽量避免反复冻融。
- 2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存方法:

-20°C保存,有效期一年。

Note : For laboratory use only. Not for drug, household or other uses.